



**Istruzioni per l'utilizzo
delle cartine indicatrici pH CE**



Il test è adatto alla determinazione del valore di pH.

Istruzioni per l'uso

1. Girare la parte superiore della scatoletta verso sinistra, estrarre la striscia fino alla lunghezza desiderata, girare nuovamente la parte superiore verso destra e strappare.
2. La striscia viene immersa nel liquido da esaminare e poi la si confronta con la scala dei colori.
3. Le sospensioni, i liquidi colorati e quelli altamente viscosi si lasciano cadere in gocce sulla striscia il cui retro viene poi confrontato con la scala dei colori.
4. Eventuali cambiamenti di colore delle cartine indicatrici asciutte sono da attribuirsi alla forte sensibilità delle stesse e non hanno alcuna influenza sulle determinazioni.